

## Delvotest - ampullien säilyvyysajat ja oikea säilytystapa

Vuoden 2011 lopussa tiloille jaetut Delvotest - ampullit menevät näinä päivinä ja kuukausina vanhoiksi eli niiden käyttöaika päättyy. On ehdottoman tärkeää tarkastaa, mikä päiväys käytössä olevan ampullilaatikon päällä on. **Jos päivämäärä on jo saavutettu/mennyt ohi, ampulleja ei saa enää käyttää. Vanhat ampullit saattavat antaa virheellisesti positiivisia tuloksia. Muistathan aina tehdä kontrollitestin puhtaalla maidolla. Näin varmistut ampullien toimivuudesta.**

Ampullilaatikon päällä on seuraavat tiedot:

- LOTNUMBER = eränumero
- EXP DATE = päivämäärä, johon asti ampullit ovat käyttökelpoisia (jääkaappisäilytys!)
  - esim. 13 SEP 2012 tarkoittaa, että ampullit säilyvät käyttökelpoisina 13.syyskuuta 2012 saakka
- kuukausien lyhenteet ovat englanniksi, lyhenteiden suomennokset ovat:
  - JAN = tammikuu
  - FEB = helmikuu
  - MAR = maaliskuu
  - APR = huhtikuu
  - MAY = toukokuu
  - JUN = kesäkuu
  - JUL = heinäkuu
  - AUG = elokuu
  - SEP = syyskuu
  - OCT = lokakuu
  - NOV = marraskuu
  - DEC = joulukuu


Delvotest – ampullit on säilytettävä jääkaapissa 4 – 8 asteen lämpötilassa. Ampullit eivät saa jäättyä, sillä jäätyminen saattaa muuttaa kasvualustan rakennetta ja heikentää sen toimivuutta. Ampullit ovat jäätyneet, jos agar on mennyt nestemäiseksi, eli valuu ylösalaisin käännettäessä.

Pitkäaikainen säilytys lämpimässä lyhentää ampullin käyttöikää eikä testi enää toimi luotettavasti (= saattaa tulla virheellisiä positiivisia tuloksia).

## Pari asiaa tuloksen tulkinnasta

Testin tulos luetaan agargeelin alaosaan. Tummaa rengasta/kehää geelin yläosassa ei huomioida. Tulos on negatiivinen, jos geelin alaosa on keltainen/kellanruskea.

Kontrollinäytteestä pitää tulla puhdas tulos. Se kertoo, että testi on tehty oikein ja että ampullit ja haude toimivat niin kuin pitääkin.

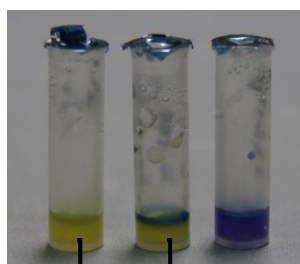

NEGATIIVINEN TULOS



## DELVO-TESTISTÄ KYSYTTYÄ

Uuden Delvo-testi antibioottitestin käyttöön ja saatuihin tuloksiin liittyen on tullut jonkin verran kysymyksiä. Allaolevassa vastaamme yleisimpiin kysyttyihin asioihin.

### **Voiko vielä testata vanhalla T101-testillä ?**

V: Delvo-testi ja T 1010 –testi ovat herkkyydeltään erilaisia, joten T 101-testiä ei enää voi käyttää meijeriin lähetettävän maidon testaamiseen. Myös maitokuormat ja siilomaidot testataan nyt Delvo-testillä.

### **Miten tulkitaan näyte jonka pinnalla on tumma kuori tai rengas, vaikka ampullin alaosa on keltainen ?**

V: Tulos luetaan ampullin alaosasta, tumma kuori tai rengas ampullin pinnalla ei vaikuta tuloksen tulkintaan.

### **Tuleeko jokaisen testin mukana uusi värikartta tuloksen tulkitsemista varten.**

V: Uutta värikarttaa ei tule mukana uudessa ampullipakkauksessa. Toimitamme sen sijaan kaikille laminoidun käyttöohjeen jossa on myös värikartta. Nyt tiloilla olevat värikartat on siis hyvä pitää tallessa ainakin siihen saakka kun laminoidut värikartat ovat jaossa. Toki Valmasta löytyy värikartta ja ohje jonka voi tulostaa jos käytössä on väritulostin.

### **Miksi Delvo-testi näyttää joskus pitempään antibioottitulosta kuin ennen käytössä ollut testi?**

V: Delvo-testi on herkempi joillekin lääkeainielle kuin T 101-testi oli. Suuntaa antava herkkyys taulukko löytyy Valmasta ja sen saa pyydettäessä myös meijerin neuvojilta.

Osuuskunta Itä Maidon neuvijat vastaavat mielellään asiaa koskeviin kysymyksiin.